

水浴恒温振荡器

Water bath constant temperature oscillator

水浴恒温振荡器主要适用于各大中院校.石油化工.卫生防yi.环境监测等科研部门作生物.生化.细胞.菌种等各种液态,固态化合物的振荡培养,本机具有结构合理.操作简便.稳定性能高,采用数显测速.数显测温.观察直观.是实验室工作人员得心应手的理想设备

使用方法：向水箱内加入至少超过电热管位置2cm的水,将振荡培养的样品夹在托盘夹具上，接通电源，打开电源开关，温度显示灯亮，设定温度：按下：“SET”键，再按△键或▽键选择所需温度，再按“SET”键即显示当前水温，加热工作开始，到达设定温度即恒温。选择温度小于室温加热不工作。打开振荡开关，调节速度旋钮，选择适当速度即可振荡工作，往复振荡速度由慢渐快，慢慢调节。

注意事项

- 仪器外壳应妥善接地,以免发生意外
- 严禁各种溶液进入控制室内,以免损坏主机
- 严禁水箱内无水加热,以免烧坏加热管.造成漏水

产品参数

型号	SHA-C(A)
电源	220V 50HZ
整机功率	1500W
振荡次数	起动~300次/分
振荡幅度	往复20mm
恒温范围	室温-100度

